




Precision BioMedicals Co., Ltd.

金准生物医药科技(天津)有限公司

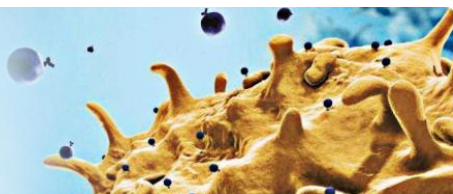

CFU 集落计数格栅

货号: 510002

规格: 1 块

【产品介绍】

CFU 集落计数格栅包含网格线, 与 35 mm 培养皿配合使用, 用于使用倒置显微镜进行人工计数造血集落。

【产品优势】

- 方便对整个培养物表面进行定位
- 可重复使用
- 与 35 mm 培养皿配合使用

【使用方法】

1. 将 CFU 集落计数格栅放在显微镜台上, 标签向上 (如下图)。
2. 轻轻地将 35 mm 培养板放在 CFU 集落计数格栅上, 确保培养板的边缘与网格的边缘对齐。如有必要。
3. 向下按压培养板, 以将网格固定到位。确保网格插入板的底部。

